

スーパーマウント < MBP-SM > 取扱い説明書

○各部名称




超小型デジカメなどのリングアダプターで取付けられない機種用、三脚穴を利用して、どんなカメラも固定できます。

※デジタルカメラとバイオピラミッド撮影フードは付属しておりません。

○取付け方




①カメラをT字スライドに取り付ける
カメラの三脚穴に、三脚取り付けネジを付け、カメラをT字スライドに固定します。

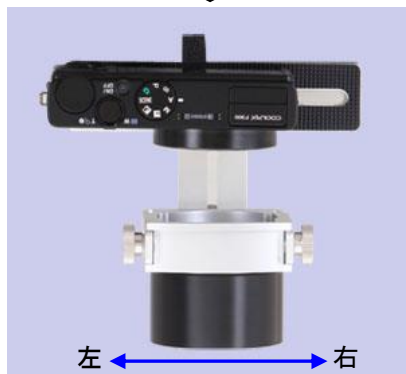

②X軸 (=左右) 調整
T字スライドの三脚取り付けネジを左右に動かし、カメラレンズの中心とBio-Pyramid 取り付け用アダプタの中心を合わせるように位置を調整します。




③カメラとアダプタを離す
上下調整ねじをゆるめ、Bio-Pyramid 取り付け用アダプタをカメラから一番遠い位置まで離し、カメラの電源を入れます。
*先にカメラの電源を入れると、アダプタとレンズが接触する恐れがございます。

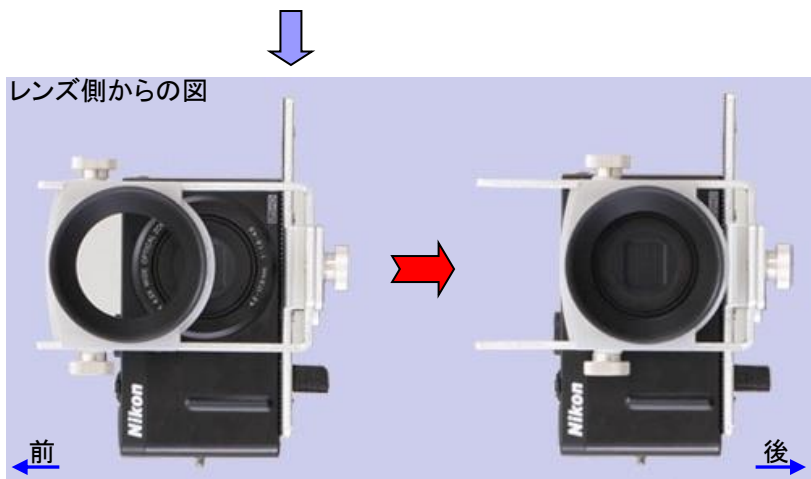


③Y 軸 (=前後) 調整

前後調整ネジをゆるめ、画面を確認しながら、Bio-Pyramid 取り付け用アダプタの円中心と、レンズ中心を合わせます。位置が決まったら、前後調整ネジをしめてください。

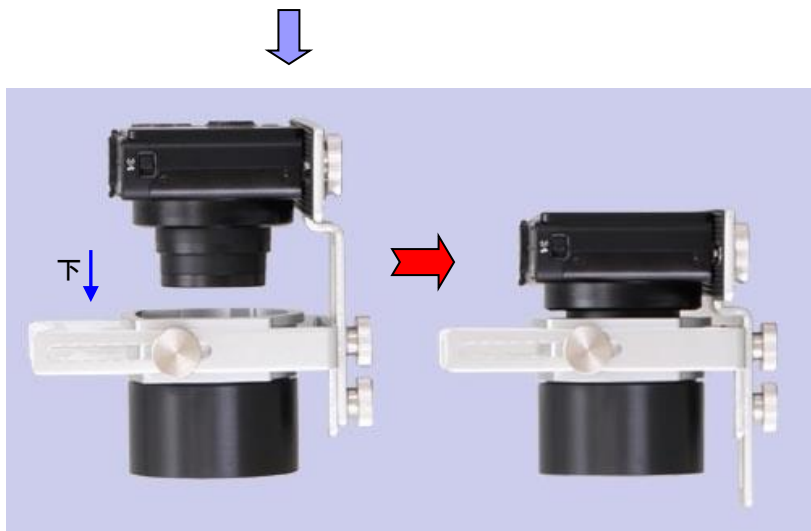

⑤Z 軸 (=高さ) 調整

Bio-Pyramid 取り付け用アダプタにカメラレンズが接触しない程度までカメラを下げ上下調整ネジをしめて、固定します。

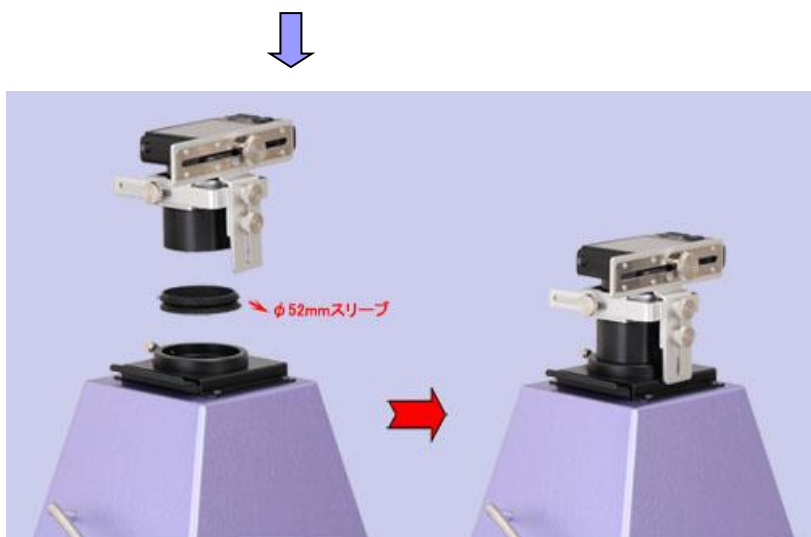

⑥Bio-Pyramid 本体に固定

Bio-Pyramid 撮影フードに内蔵されている、φ52 スリーブを Bio-Pyramid 取り付け用アダプタの先端に取り付け、Bio-Pyramid 撮影フード本体に設置してご使用ください。

*上下・左右・前後の指示は画像上での表記です。

**偏光歪検査装置とご併用予定のお客様はカメラマウント付属の φ52 スリーブに取り付けてご使用ください。